

## 成大醫院臨醫中心 高溫高壓滅菌鍋(Autoclave)滅菌確效測試

一、**測試目的**：利用含芽孢菌的生物指示劑來進行高溫高壓滅菌鍋的滅菌確效。

二、**法源依據**：「感染性生物材料管理辦法」第 15 條第 2 項規定。

三、**處理步驟**：

(1)滅菌前將生物指示劑(整包)與廢棄物分別貼上(包外)指示帶後，一起放在滅菌鍋內部。

-單管的 BI 建議申請管袋放置，管袋口以(包外)指示帶黏封，每包指示劑或廢棄物外袋均須上(包外)指示帶。

(2)開始正常滅菌。

(3)滅菌結束後，將指示劑(整包或單管)取出，放入乾淨夾鏈袋。

(4)連同表單交件至住院大樓 2 樓檢體收送中心處，註明交給感管中心陳思穎醫檢師。

四、**檢測時間**：每月至少一次或每次滅菌時。送檢日：限週一到週三。

-判讀需 48 小時。

五、**注意事項**：

(1)請確實記錄下方表單，並依照約定地點交件。

(2)請將”生物指示劑”包裝好，需確保運送過程不外露，謝謝！

六、**表格紀錄**：

單位	時間	滅菌鍋型號	滅菌溫度	滅菌壓力	取出時間	操作者/ 聯絡電話
臨醫中心 (例)	115.03.30	TM-320	121°C	2atm	11:30	〇〇〇/6056

七、**聯絡人資訊**：

送件者：(請填寫)

單位：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 連絡電話：\_\_\_\_\_ Email：\_\_\_\_\_

管理單位：

臨醫中心 張頌育 技術員(06)2353535 轉 6056 / n964885@mail.hosp.ncku.edu.tw

總負責單位：

感管中心 戴邑珊 醫檢師(06)2353535 轉 6041 / n153214@mail.hosp.ncku.edu.tw

【謝謝各位配合】